

## Nouvelles solutions spécifiques de nettoyage

### Nettoyage spécifique pour applications spécifiques

Bon nombre d'applications salissent l'électrode en cours d'utilisation, compromettant ainsi son efficacité. Puisque cette salissure ne s'enlève pas pendant une utilisation normale, des solutions spéciales de nettoyage sont requises.

HANNA instruments® a conçu une nouvelle série de solutions de nettoyage spécifiques pour éliminer toutes les impuretés et les résidus demeurés sur la surface de l'électrode suite à l'immersion dans des échantillons particuliers tels que vins, moûts, huiles, terrains, solutions industrielles, gras, et produits fromagers. Cette nouvelle série garantit un maximum d'efficacité et de précision aux électrodes de vos instruments lorsque utilisés dans des applications spécifiques.

La série est disponible en bouteilles de 230 ou de 500 ml ou en sachets de 20 ml vendus en boîtes de 25 unités.

Ce dernier format est une solution très pratique et idéale pour la réalisation de mesures sur le terrain puisqu'il allie la facilité de transport à la fraîcheur du produit.



### Solutions de nettoyage




- Des solutions spécialement conçues pour un nettoyage et un entretien efficace des électrodes

### Solutions spécifiques de nettoyage des électrodes en bouteille

Code	Description	Bouteille
HI 70620L	Solution de nettoyage pour industrie cosmétique (désinfection)	500 ml
HI 70620M	Solution de nettoyage pour industrie cosmétique (désinfection)	230 ml
HI 70621L	Solution de nettoyage pour industrie cosmétique (gras)	500 ml
HI 70621M	Solution de nettoyage pour industrie cosmétique (gras)	230 ml
HI 70630L	Solution de nettoyage acide pour industrie alimentaire (viande)	500 ml
HI 70630M	Solution de nettoyage acide pour industrie alimentaire (viande)	230 ml
HI 70631L	Solution de nettoyage alcaline pour industrie alimentaire (viande)	500 ml
HI 70631M	Solution de nettoyage alcaline pour industrie alimentaire (viande)	230 ml
HI 70632L	Solution de nettoyage et désinfection (sang)	500 ml
HI 70632M	Solution de nettoyage et désinfection (sang)	230 ml
HI 70635L	Solution de nettoyage pour oenologie (dépôts de vin)	500 ml
HI 70635M	Solution de nettoyage pour oenologie (dépôts de vin)	230 ml
HI 70636L	Solution de nettoyage pour oenologie (moût de vin)	500 ml
HI 70636M	Solution de nettoyage pour oenologie (moût de vin)	230 ml
HI 70640L	Solution de nettoyage pour industrie alimentaire (lait)	500 ml
HI 70640M	Solution de nettoyage pour industrie alimentaire (lait)	230 ml
HI 70641L	Solution de nettoyage et désinfection pour industrie alimentaire (lait)	500 ml
HI 70641M	Solution de nettoyage et désinfection pour industrie alimentaire (lait)	230 ml
HI 70642L	Solution de nettoyage pour industrie alimentaire (fromage)	500 ml
HI 70642M	Solution de nettoyage pour industrie alimentaire (fromage)	230 ml
HI 70663L	Solution de nettoyage pour dépôts de sol	500 ml
HI 70663M	Solution de nettoyage pour dépôts de sol	230 ml
HI 70664L	Solution de nettoyage pour dépôts d'humus	500 ml
HI 70664M	Solution de nettoyage pour dépôts d'humus	230 ml
HI 70670L	Solution de nettoyage pour procédés industriels (dépôts de sel)	500 ml
HI 70670M	Solution de nettoyage pour procédés industriels (dépôts de sel)	230 ml
HI 70671L	Solution de net. et désinfection pour procédés industriels (algues, champignons et bactéries)	500 ml
HI 70671M	Solution de net. et désinfection pour procédés industriels (algues, champignons et bactéries)	230 ml
HI 70680L	Solution de nettoyage pour dépôts de cellulose	500 ml
HI 70680M	Solution de nettoyage pour dépôts de cellulose	230 ml
HI 70681L	Solution de nettoyage pour encres	500 ml
HI 70681M	Solution de nettoyage pour encres	230 ml

Différence de lectures des électrodes en diverse conditions de nettoyage

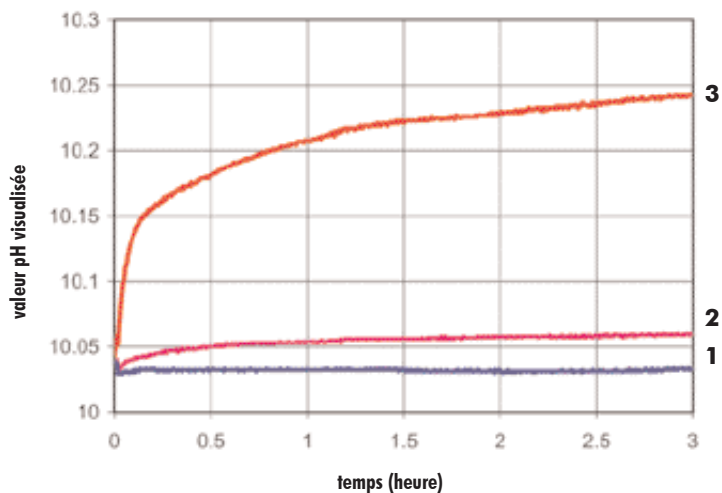

L'électrode numéro 1 a été nettoyée adéquatement avant l'étalonnage.

Les électrodes numéros 2 et 3, n'ont pas subi le même traitement.

## Solutions spécifiques de nettoyage des électrodes en sachets

Code	Description	Sachets
HI 700620P	Solution de nettoyage pour industrie cosmétique (désinfection)	25 x 20 ml
HI 700621P	Solution de nettoyage pour industrie cosmétique (gras)	25 x 20 ml
HI 700630P	Solution de nettoyage acide pour industrie alimentaire (viande)	25 x 20 ml
HI 700635P	Solution de nettoyage pour oenologie (dépôts de vin)	25 x 20 ml
HI 700636P	Solution de nettoyage pour oenologie (moût de vin)	25 x 20 ml
HI 700640P	Solution de nettoyage pour industrie alimentaire (lait)	25 x 20 ml
HI 700641P	Solution de nettoyage et désinfection pour industrie alimentaire (lait)	25 x 20 ml
HI 700642P	Solution de nettoyage pour industrie alimentaire (fromage)	25 x 20 ml
HI 700661P	Solution de nettoyage pour applications agricoles	25 x 20 ml
HI 700663P	Solution de nettoyage pour dépôts de sol	25 x 20 ml
HI 700664P	Solution de nettoyage pour dépôts d'humus	25 x 20 ml
HI 700670P	Solution de nettoyage pour procédés industriels (dépôts de sel)	25 x 20 ml
HI 700671P	Solution de net. et désinf. pour procédés industriels (algues, champignons et bactéries)	25 x 20 ml
HI 700680P	Solution de nettoyage pour encres	25 x 20 ml

## Solutions pour les mesures d'oxygène dissous

Code	Description
HI 7040M	Solution à oxygène dissous (230 ml)
HI 7040L	Solution à oxygène dissous (500 ml)
HI 7041S	Solution électrolyte pour sonde polarographique (30 ml)

**Cleaning**  
en sachets



- Des sachets pratiques à usage unique prêts à l'usage
- Idéaux pour les mesures sur le terrain

